

遠心機点検報告書

仁厚C-1



納入先	山口大学医学部附属病院 検査室	点検日	2024年10月09日
遠心機本体	MODEL 5910 SER.NO. JX2596	点検者	福田 孝久
ロータ	型式 RT-480 SER.NO. H80614	ご承認印	福田 統一郎

下記のとおり遠心機の点検を行いましたのでご報告申し上げます。

点検項目	点検内容	点検結果
モータ	防振関係のボルト、ナットの緩み	✓
	カーボンブラシの長さ(残部5mm以上)	✓
	火花と整流子の状態	✓
	ブレイキの異常有無	✓
	モータカバーゴムの状態	✓
	異常音の有無	✓
	シャフト、ドライブピンに異常は無いか	✓
	ワンタッチホルダに異常は無いか	✓
回転制御	回転数のずれを確認(±100rpm以内)	✓
	ロータ型式 RT-480	✓
	設定回転数 3,500 rpm 測定値 3,499 rpm	✓
タイマ	分間計測時の誤差(±2秒以内)	✓
インバランス	インバランス停止機構が動作するか	✓
サーモスタット	変形、変色	✓
電源	ナイフスイッチ/コンセントの発熱有無	✓
	パワースイッチ端子部の発熱有無	✓
	アース端子の接続	✓
絶縁	絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計5MΩ以上)	✓
	蝶番、ガススプリングの状態	✓
チャンバ蓋	回転中の蓋のロック、停止時の蓋のロック解除	✓
	インターロック蓋スイッチ	✓
外観	外観の異常有無	✓
	ロータ上部にて水平点検	✓
水平	アジャスタの緩み	✓

点検項目	点検内容	点検結果
ロータ バケット	ロータ、バケットの腐食やクラックの有無	✓
	ウインドシールドの腐食やクラックの有無	✓
	バケットはスムーズに振り上がるか	✓
	固定ボルトは確実に締め付けられていること	✓
	蓋のつまみは十分に締め付けられていること	✓
	ロータのドライブピン、中心金具に異常は無いか	✓
	ロータ、バケットの耐用年数/回数の超過	超過
ジョイント	シャフト、ドライブピン、クラウンに異常は無いか	✓
	異常音の有無	✓
チャンバ	チャンバエッジゴムの状態	NR
	水、ごみ等の溜まり	✓
	ドレンホースの詰まり	✓
温度制御	表示値/測定値 20.20.3 (±1℃以内)	✓
冷凍機	ラジエータが目詰まりしていないか点検と清掃	✓
	ファンの回転状態	✓
	冷却能力テスト(設定4℃) ロータ型式 RT-480 回転数 3,500 rpm	✓
ロータ固定ボルト	ロータ固定ボルトの締め付け最終確認	✓
度数計	8.776 回	
積算時間計		

記号	内容	記号	内容
✓	点検結果正常です	RL	部品を交換しました
AD	調整しました	NR	修理が必要です
△	適用外項目	交換	至急交換が必要です

所見
 ・ロータ・バケットの耐用年数を超過しております。
 ・NRのチャンバエッジゴムが破れの状態です。
 ・ドレンつまみが紛失。
 ・本体5910は部品保有期間を終了しており、修理不能となります。
 (注) 部品の交換をおこなわず事故が発生しても弊社では責任を負えません。

以上の点検を行いました。